

TOPITEC® MISCHSCHEIBEN

Für eine erfolgreiche Teilnahme an den ZL-Ringversuchen

Sehr geehrte*r Apotheker*in,

liebes Apothekenteam, auch Sie nehmen bestimmt fleißig an den ZL- Ringversuchen teil und kennen unseren TOPITEC® Newsletter. Neben unseren abgeprüften Herstellungsempfehlungen, die wir für Sie erarbeiten, sind für eine erfolgreiche Teilnahme an den ZL- Ringversuchen noch ein paar wichtige Punkte zu beachten:

- + Benutzen Sie nur die **Mischscheiben**, die wir seit 2015 ausliefern. Alte Mischscheiben empfehlen wir nicht mehr zu verwenden*
- + Die passenden Mischparameter zum jeweiligen TOPITEC® System auswählen und entsprechend eingeben
- + Die Rezepturbestandteile gemäß des Rezeptur-Leitfadens für TOPITEC® und der Herstellungsempfehlung einwiegen, z.B. das Sandwichverfahren richtig umsetzen
- + Der Hubboden muss vor dem Mischen maximal tief runtergeschoben werden, dadurch erzielen Sie eine optimale Durchmischung in der empfohlenen Zeit und mischen zudem luftarm
- + Wichtig für die galenische Beschaffenheit ist u.a. das luftarme Mischen direkt in der Kruke
- + Damit das TOPITEC® Mischsystem technisch einwandfrei funktioniert, beachten Sie bitte die Sicherheits- & Warnungshinweise in der Bedienungsanleitung

*Warum sind die neuen Mischscheiben besser und unbedingt zu verwenden?

- Verbesserung bzgl. der homogenen Wirkstoffverteilung
- Positiver Effekt bei vorhandenen Agglomeraten, sehr guter Einfluss auf Partikelgrößen der Wirkstoffe



Ein kleiner Tipp:

Auf der **TOPITEC® Homepage** gibt es einige gute Film-Sequenzen, die vieles noch mal Schritt für Schritt zeigen u.a. das Sandwichverfahren oder das luftarme Mischen. Schauen Sie doch mal vorbei.

Ebenso steht demnächst wieder ein praxisnahes Web-Seminar mit unserer PTA Claudia Schwan an. Verpassen Sie nie wieder ein Web-Seminar oder eine Aufzeichnung vergangener Web-Seminare und melden sich in unserem Kundenportal, der WEPA.cloud, an. Hier geht es **zum Kundenportal**.

