



Immer auf dem neusten Stand mit dem kostenlosen Newsletter von

TOPITEC®

1 von 1

**Aktuelle
Herstellungsempfehlung!**

HYDROPHILE HARNSTOFF-CREME 5,0% 75,0G (NRF 11.71.)

Charakteristik: Hydrophile Creme (O/W-Emulsion)

Rezepturbestandteile:

Harnstoff	3,75 g
Milchsäure [90% (m/m)]	0,75 g
Natriumlactat-Lösung [50% (m/m)]	3,00 g
Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB	zu 75,0 g

Weitere wichtige Informationen siehe NRF 11.71.

Herstellung: Tara der aponorm® Drehdosierkruke (TOPITEC® Kruke/Spenderdose) einschließlich des Hubbodens mit eingeschobener Werkzeugwelle und anhängender Mischscheibe dokumentieren. Die Einwaage der Bestandteile erfolgt im „Sandwich-Verfahren“, d.h. die **Hälfte** der Wasserhaltigen hydrophilen Salbe in die Kruke einwiegen, den Krukenboden gleichmäßig bedecken und die Grundlage glatt streichen, Harnstoff dazu wiegen. Die restliche Grundlage ergänzen. Der Wirkstoff ist von der Grundlage bedeckt. Zum Schluss die flüssigen Bestandteile (Milchsäure und Natriumlactat-Lösung) ergänzen.

ACHTUNG: Bitte den Hubboden bis auf die eingewogenen Bestandteile runter schieben/kippeln (s. www.topitec.de / Service-Bereich / Mediathek / „Luftarme Herstellung“ oder im Leitfaden der jeweiligen Rezepturhandbücher, da nur 75 g Gesamtzubereitung in 100 g TOPITEC® Kruke eingewogen werden). Damit vermeiden Sie eine unnötige Einarbeitung von Luft in die Zubereitung und optimieren die homogene Wirkstoffverteilung! Es besteht keine Gefahr, dass die Flüssigkeiten aus der Hubbodenöffnung oder seitlich des Hubbodens herausgedrückt werden, da diese sehr gering sind (3,75 g).

TOPITEC® AUTOMATIC

Systemeinstellungen:

6:00 Minuten : 1000 UpM

TOPITEC® TOUCH

via Menüpunkt: „100 g Creme weich“

Systemeinstellungen (sind bereits hinterlegt):

0:30 Minuten : 2000 UpM

3:00 Minuten : 1000 UpM

In-Prozess-Kontrolle:

Weiche, weiße Creme, mit gleichmäßiger Beschaffenheit. Durch Ausstreichen einer kleinen Menge Creme als dünne Schicht auf einer Glasplatte (WEPA Best.-Nr. 013500) kann die Qualität der Rezeptur beurteilt werden.

Anmerkungen/Tipps:

- Bitte prüfen Sie, ob eine Einwaagekorrektur des Wirkstoffs berücksichtigt werden muss.
- Bitte notieren Sie die Rezepturbestandteile auf Ihrem Herstellungsprotokoll in der Reihenfolge, in der Sie **tatsächlich** abgewogen werden („Sandwich-Verfahren“ usw.) und kopieren Sie zum Verbleib in der Apotheke Ihre Unterlagen.
- WEPA Apothekenbedarf verwendet bei der Rezepturerstellung zur Überprüfung/Validierung (z. B. ZL-Ringversuch Teilnahme oder andere Validierungsprojekte) Ausgangssubstanzen und Grundlagen der Fa. CAELO®.

Servicecenter TOPITEC® Kompetenzteam

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG · Am Fichtenstrauch 6-10 · 56204 Hillscheid

Claudia Schwan
cschwan@wepa-apotheckenbedarf.de
T 02624 107-146
F 02624 107-7146

Barbara Gombert
bgombert@wepa-apotheckenbedarf.de
T 02624 107-145
F 02624 107-7145