

# DIE Lösung zur einfachen Reinigung

z.B. der TOPITEC® Werkzeugwelle



## Spenderflasche 150 ml

- + für eine einfache und hygienische Reinigung
- + bedarfsgerechte Entnahme durch praktischen Dosierteller
- + inkl. 2 Etiketten zur fachgerechten Deklaration (2-Propanol und Ethanol)



## DIE Lösung zur einfachen Reinigung

Unsere Reinigungshinweise für die TOPITEC® Werkzeugwelle unter Berücksichtigung des GMP Standards sehen vor, dass produktberührende Teile möglichst vor der weiteren Verwendung zu desinfizieren sind. Durch die Verwendung von Einmalartikeln (z.B. vorgetränkte Tücher oder Zellstofftücher mit Desinfektion) kann eine hygienische Reinigung gewährleistet werden. Mit diesem Reinigungsprozess kann man eine Cross-Kontamination ausschließen, da bei diesem Handling keine Reinigungslösung aufbewahrt und mehrfach benutzt wird.

Mit unserer neuen Spenderflasche wird eine fachgerechte Reinigung unterstützt. Damit können Sie u. a. Ihre TOPITEC® Werkzeugwelle zusammen mit einem Zellstofftuch einfach und gründlich reinigen und bereiten diese bestmöglich auf die Herstellung von Rezepturen vor.

Der vorhandene Pumpkopf ermöglicht eine optimale Dosierung durch nach unten Drücken des Dosiertellers. Dies macht die Reinigung besonders hygienisch und effizient (bedarfsgerechte Mengenentnahme).

Wir empfehlen die 150 ml Spenderflasche zur Reinigung Ihrer TOPITEC® Werkzeugwelle mit 2-Propanol oder Ethanol zu befüllen (Etiketten für 2-Propanol und Ethanol im Lieferumfang enthalten).

### Reinigungshinweis speziell für die TOPITEC® Werkzeugwelle

1. Nach der Benutzung der Werkzeugwelle starten Sie mit der Trockenreinigung. Wischen Sie dafür zunächst die Werkzeugwelle mit einem trockenen Zellstofftuch gründlich ab.
2. Drehen Sie dabei auch an der Verriegelung (siehe Abbildung rechts), damit alle Bereiche der Aufnahme für die Mischscheibe erreicht werden.
3. Verwenden Sie nun die mit 2-Propanol oder Ethanol gefüllte Spenderflasche. Drücken Sie das Zellstofftuch zusammen mit dem Dosierteller nach unten, bis es gut getränkt ist!
4. Reinigen Sie Ihre Werkzeugwelle nun gründlich mit dem befeuchteten Zellstofftuch.
5. Nach der Anwendung sollten Sie den Dosierteller von eventuellen Produktrückständen säubern. Die benutzten Tücher sind nach Anwendung zu entsorgen.
6. Die gereinigte Werkzeugwelle bewahren Sie bis zum nächsten Gebrauch möglichst in der dazugehörigen Aufbewahrungsbox auf.



Art.-Nr. 033676  
(ohne Etiketten, blanko) AEP 2,99 €  
Art.-Nr. 033677  
(Set inkl. Etiketten) AEP 3,99 €

**Die Werkzeugwelle kann auch in einem Spülbad gereinigt werden, dabei darf sie allerdings nur im unteren Bereich (Aufnahme der Mischscheibe) ins Wasser eingetaucht werden! Danach bitte sorgfältig abtrocknen.**

**Hinweis:** Bitte transportieren Sie die Spenderflasche stets aufrechtstehend. Spenderflasche könnte auslaufen.